



T.C.
TARSUS BELEDİYESİ
KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ
TALİMATLAR VE FORMLAR EL KİTABI
TS-EN-ISO 9001:2008



SARTORIUS BP 2215 MODEL HASSAS TERAZİ KULLANMA VE BAKIM
TALİMATI (SİMD - TL - 03)

1.0 MAKSAT ve KAPSAM :

Bu talimatın maksadı, birim çalışanları tarafından Sartorius BP 2215 model hassas teraziyi daha elverişli bir şekilde kullanmasıdır.

2.0 SORUMLULAR : Birim çalışanları

3.0 UYGULAMA :

- 3.1.** Teraziyi sallantı ve hava akımından uzak bir yüzeye yerleştiriniz
- 3.2.** Terazinin yüzeyde dengesiz bir konumda olup olmadığına terazi arka kısmında bulunan civalı halkaya bakınız
- 3.3.** Civa halka içerisinde değilse terazinin sağ ve sol tarafındaki vidalar yukarı ve aşağı doğru döndürülerek civanın tam ortaya gelmesini sağlayınız
- 3.4.** Güç kablosunu bağlayın ve fişi elektrik prizine takınız
- 3.5.** Teraziyi açma-kapama tuşundan açma konumuna getiriniz. Ekranda 0.000 g yazısının görünmesini bekleyiniz
- 3.6.** Terazinin kalibrasyon işlemi için “CAL” tuşuna basınız. Ekranda “CAL” yazısı görünür, kalibrasyon tamamlandığında ekranda 0.000 g yazısı görülür
- 3.7.** Tartım için “TARE” tuşuna basınız, sağ yanda ki cam perdeyi geriye doğru sürüp açınız. Numuneyi terazi kefesine yerleştirip tekrar cam perdeyi kendinize doğru çekerek kapatınız. Tartım sırasında cam perdeler kapatılmalıdır. Hassas terazi 0,1 g hassasiyette ve max 220 g’ a kadar tartım yapabilir.
- 3.8.** Tartım ekranda “gr” olarak gözüktüğünde sabitlenir, tartım sonucu kaydedilir.
- 3.9.** Tartım işlemi bitiminde terazinin açma-kapama konumuna getirilir yumuşak ıslak bir bez ile temizlenip koruyucu kılıfı geçirilir
- 3.10.** Fiş elektrik prizinden çekilir.

HAZIRLAYAN Çevre Sağlığı Yöneticisi Mustafa BİRKİYE		ONAYLAYAN Belediye Başkan Yardımcısı Behçet SARI	
Form No: KYMR - FR - 03	Doküman No: KYS – 04	Rev. no ve tarihi : 00 / 01.06.2010	Sayfa No: 1 / 1