



**T.C.**  
**TARSUS BELEDİYESİ**  
**KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ**  
**TALİMATLAR VE FORMLAR EL KİTABI**  
**TS-EN-ISO 9001:2008**



**SARTORIUS BP 2100 MODEL KABA TERAZİ KULLANMA VE BAKIM TALİMATI**  
**(SİMD - TL - 04)**

**1.0 MAKSAT ve KAPSAM :**

Bu talimatın maksadı, birim çalışanları tarafından Sartorius BP 2100 model kaba teraziyi daha elverişli bir şekilde kullanmasıdır.

**2.0 SORUMLULAR** : Birim çalışanları

**3.0 UYGULAMA** :

- 3.1.** Teraziyi sallantı ve hava akımından uzak bir yüzeye yerleştiriniz
- 3.2.** Güç kablosunu bağlayın ve fişi elektrik prizine takınız
- 3.3.** Teraziyi açma-kapama tuşundan açma konumuna getiriniz, ekranda 0000 g yazısının görünmesini bekleyiniz
- 3.4.** Terazinin kalibrasyon işleri için “**CAL**” tuşuna basınız, ekranda “**CAL**” yazısı görünür kalibrasyon tamamlandığında ekranda 0000 g yazısı görünür
- 3.5.** Tartım için “**TARE**” tuşuna basınız gösterge 0000 g olarak görünür numune teraziye konularak tartımı yapılır. Ekranda “**g**” yazısı görüldüğünde tartım sabitlenir ve sonuç kaydedilir. Terazi 0,1 g hassasiyette ve max tartım ağırlığı 2100 g’ a kadardır
- 3.6.** Tartım işlemi bitiminde terazinin açma-kapama tuşundan kapama konumuna getirilir yumuşak ıslak bir bezle temizliği yapıлып diğer bir kullanım için hazır hale getirilir
- 3.7.** Terazinin fişi elektrik prizinden çekilir

<b>HAZIRLAYAN</b> Çevre Sağlığı Yöneticisi Mustafa BİRKİYE		<b>ONAYLAYAN</b> Belediye Başkan Yardımcısı Behçet SARI	
Form No: KYMR - FR - 03	Doküman No: KYS - 04	Rev. no ve tarihi : 00 / 01.06.2010	Sayfa No: 1 / 1