



**T.C.**  
**TARSUS BELEDİYESİ**  
**KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ**  
**TALİMATLAR VE FORMLAR EL KİTABI**  
**TS-EN-ISO 9001:2008**



**SOĞUTMALI ETÜV KULLANMA VE BAKIM TALİMATI (SİMD - TL - 05)**

**1.0 MAKSAT ve KAPSAM :**

Bu talimatın maksadı, birim çalışanları tarafından Soğutmalı Etüv' ü daha elverişli bir şekilde kullanmasıdır.

**2. SORUMLULAR :** Birim çalışanları

**3. UYGULAMA :**

- 3.1. Açma – kapama düğmesinden cihazı çalıştırınız
- 3.2. Açma – kapama düğmesinin pilot lambası yanacak ve termostat çalışacaktır
- 3.3. Termostat oku durumundadır ve iç sıcaklığı okumaktadır
- 3.4. Seçici düğme kur durumuna getirilir ve hangi sıcaklığa ayar edildiği görülür
- 3.5. Eğer istenilen sıcaklık derecesi başka ise termostadın düğmesini sağa veya sola çevirerek (artırarak veya eksilterek) istenilen sıcaklığa ayarlayınız
- 3.6. Okunmakta olan sıcaklık derecesi ayar edilen değerden düşük ise termostadın ısıtıcı pilot lambası yanacak ve ısıtma ayar edilen sıcaklık derecesine erişinceye kadar devam edecek pilot lamba sönünce duracaktır
- 3.7. Okunan değer ayarlanandan yüksek ise termostadın soğutucu pilot lambası yanacak ve soğutma ayar edilen sıcaklık derecesine erişinceye kadar devam eder pilot lambası sönünce duracaktır
- 3.8. Taze hava sirkülasyonu istendiğinde havalandırma sürgüsü istenilen ayarda açılabilir
- 3.9. Cihaz çalışma süresince ısı kontrolünü otomatik olarak yapar
- 3.10. Erişilen sıcaklığa istenilen süre çalıştırdıktan sonra Aç – Kapa düğmesi ile cihazı durdurunuz
- 3.11. İç aydınlatma olduğu hallerde ışık Aç – Kapa düğmesi ile iç lambayı yakabilirsiniz
- 3.12. Emniyet termostadının ayarını tornavida ile çalışma sıcaklığı ayarına yaklaştırabilirsiniz

<b>HAZIRLAYAN</b> Çevre Sağlığı Yöneticisi Mustafa BİRKİYE	<b>ONAYLAYAN</b> Belediye Başkan Yardımcısı Behçet SARI		
Form No: KYMR - FR - 03	Doküman No: KYS - 04	Rev. no ve tarihi : 00 / 01.06.2010	Sayfa No: 1 / 1